



Pruebas Rápidas.



Guangdong HuanKai Microbial Sci. & Tech. Co., Ltd.

"Enfocarnos en el monitoreo y control microbiano, brindar seguridad alimentaria y de medicamentos"

Misión de HuanKai



Empresa fundada en 1993, ubicada en la base de producción de I+D de la Ciudad Científica de Guangzhou en China.

Ha crecido hasta convertirse en un líder en detección y control microbiano, comprometido con la protección de la salud pública en China y en todo el mundo. Sus soluciones permiten a los profesionales de la industria garantizar la seguridad alimentaria, hídrica, farmacéutica, clínica, agrícola, veterinaria y ambiental, haciendo del mundo un lugar más saludable.



HuanKai ha establecido muchas líneas de producción avanzadas, laboratorios de I+D y control de calidad de alto estándar. Ha obtenido certificaciones de sistemas de gestión de calidad como ISO9001, FDA, GMP y otros.






Características: Films para recuentos microbianos (AC/ CC/ YM/ EC/ SL/ SA)
Listas para usar, sin polvo, sin licuefacción.



¿Cómo usar Handy Plate™?

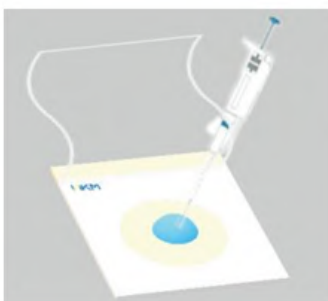


Inocula

Abra la película superior, agregue 1 ml de muestra en el medio de la placa, cubra con la película superior.



Incuba

Placa Handy Plate™	Condiciones de incubación
Aerobic Count Plate	36 ± 1°C, 48h ± 2h
Coliform Count Plate	36 ± 1°C, 18h - 24h
Yeast & Mold Count Plate	28 ± 1°C, 48h - 72h

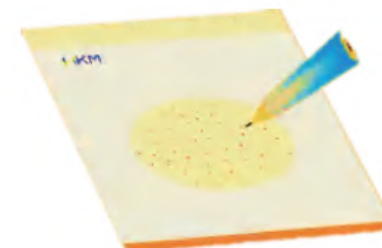

Interpreta

Los colorantes indicadores facilitan el conteo de colonias





Aerobic Count Plate (AC)

La placa se utiliza para el conteo total de colonias de muestras de alimentos/bebidas etc. El indicador de tetrazolio facilita las colonias rojas
(CAT. HP001).



Coliform Count Plate (EC)

La placa de recuento de E. coli se utiliza para el recuento de coliformes en muestras de alimentos/bebidas, etc. El indicador de tetrazolio facilita las colonias rojas. La fermentación de la lactosa produce ácido y gas.
(CAT. HP004)



Yeast & Mold Count Plate (YM)

Placa para el recuento de levaduras y mohos de muestras de alimentos/bebidas, etc. El indicador de indol facilita colonias de color azul-verde.
(CAT. HP003 / HP012)



Staphylococcus Aureus Count Plate (SA)

Conteo de Staphylococcus Aureus. La placa de conteo de Staphylococcus Aureus se utiliza para el conteo de Staphylococcus aureus en muestras de alimentos/bebidas, etc. El indicador de indol facilita las colonias magenta.
(CAT. HP007)



Catálogo	Descripción	Presentación
HP0001	Aerobic Count Plate	20 tests / pack
HP011	Rapid Aerobic Count Plate	20 tests / pack
HP002	Coliform Count Plate	20 tests / pack
HP003	Mold&Yeast Count Plate	20 tests / pack
HP012	Rapid Mold&Yeast Count Plate	20 tests / pack
HP004	E. Coli/Coliform Count Plate	20 tests / pack
HP005	Salmonella Detection Plate	20 tests / pack
HP006	Cronobacter Sakazakii Detection Plate	20 tests / pack
HP007	Staphylococcus Aureus Detection Plate	20 tests / pack
HP008	Listeria Monocytogenes Detection Plate	20 tests / pack
HP009	Listeria Detection Plate	20 tests / pack
HP010	Vibrio Parahaemolyticus Detection Plate	20 tests / pack



¡Gracias!

Jorge Luis Loza Mauricio.
Gerente Nacional de Ventas.
Movil: 59 5122 6021
Mail: jorge_loza@dq.com.mx

Sitio web: <https://dqmicrobiologia.com/>

